

CMA Labo-line nødbrusere

- Stort modelprogram

- For din sikkerheds skyld

- Godkendt efter gældende ANSI/DIN normer

CMA - Nødbrusere

Nødbruser for montering over dør med kugleventil og rundt trækgreb

Model: BR 084 085 / VVS nr. 76 6421.148

Specifikationer: Bruser: Udført i polyamid coatet messing og kunststof
Trækstang: polyamid coatet messing

Mål: Brusearm: L 565 mm
Forbindingsarm: L 500 mm
Trækstang: L 700 mm

Tilslutning: 3/4" indvendig røgevind

Flow: 50 l/min. ved driftstryk på 1,5 - 3 bar



Nødbruser for montering over dør i rustfrit stål med kugleventil og rundt trækgreb


Model: BR 084 095 / VVS nr. 76 6421.130

Specifikationer: Bruser: Udført i børstet rustfrit stål
Trækstang: Udført i rustfrit stål

Mål: Brusearm: L 565 mm
Forbindingsarm: L 500 mm
Trækstang: L 700 mm

Tilslutning: 3/4" indvendig røgevind

Flow: 50 l/min. ved driftstryk på 1,5 - 3 bar

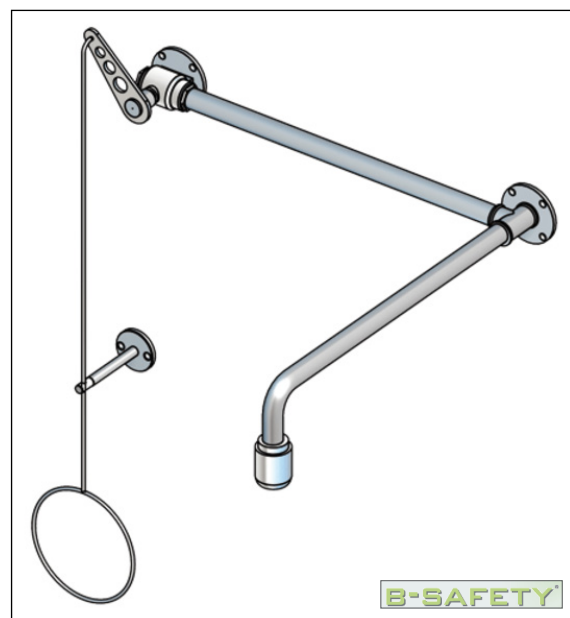

CMA
ARMATUR

CMA Labo-Line nødbrusere

Standarder/normer:

Opfylder kravene i ANSI Z358-1:2004
Opfylder kravene i DIN 12899-3:2009
Opfylder kravene i DIN EN 15154-1:2006
Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006

Produkt:

Kropsbruseren aktiveres ved at trække nedad i trækstangen og deaktiveres ved at skubbe trækstangen opad. Trækstangen påvirker kugleventilen, som åbner og lukker for vandet.

Montering:

Over dør og kan både højre- eller venstrevendes.
Højde: 2335 mm (± 100 mm) over gulvniveau.
Dette giver en ståhøjde på 2200 mm under brusehoved.

Vandforsyning/ydelse:

Kropsbruseren skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærres unødigt.


Gulvafløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.

Vandtemperatur:

Det tilrådes at nødbruseren forsynes med tempereret vand fra termostat, som min. kan reguleres i området: 22° - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok (Ej normkrav)
F.eks. termostat model **BR 710950**.

Rengøring:

Vedligeholdelsesfrit

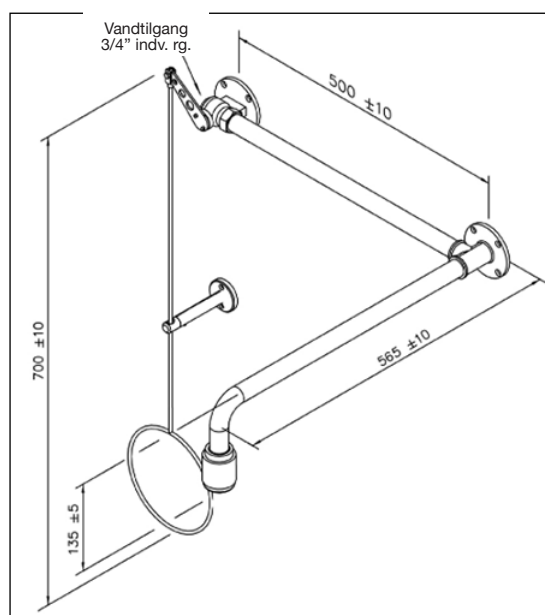

Eftersyn:

Kropsbruseren bør inspiceres og afprøves minimum én gang ugentligt, og der bør føres en logbog eller lignende. Personalet skal være instrueret om placering og betjening af nødbruseren.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

