

CMA Labo-line nødbrusere

- Stort modelprogram

- For din sikkerheds skyld

- Godkendt efter gældende ANSI/DIN normer

CMA - Nødbrusere

Nødbruser i messing med grøn polyamid coating med kugleventil og rundt trækgreb

Model: BR 081 085 / VVS nr. 76 6421.100 (grøn)

Specifikationer: Bruser: Udført i polyamid coatet messing og kunststof
Trækstang: Polyamid coatet messing

Mål: Bruser: L: 625 mm - Trækstang: L: 700 mm

Tilslutning: 3/4" udvendig rørgvind

Flow: 50 liter/min. ved driftstryk på 1,5 - 3 bar



Nødbruser i rustfrit stål med kugleventil og rundt trækgreb

Model: BR 081 095 / VVS nr. 76 6421.118

Specifikationer: Bruser: Udført i børstet rustfrit stål
Trækstang: Udført i rustfrit stål

Mål: Bruser: L: 625 mm - Trækstang: L: 700 mm

Tilslutning: 3/4" udvendig rørgvind

Flow: 50 liter/min. ved driftstryk på 1,5 - 3 bar



Vægbeslag

Grøn: Model: F 81701 / VVS nr. 76 6421.918

Rustfrit stål: Model: F 81703 / VVS nr. 76 6421.910

Tilslutning: 3/4" indvendig rørgvind



CMA Labo-Line nødbrusere

Standarder/normer:

Opfylder kravene i ANSI Z358-1:2004
Opfylder kravene i DIN 12899-3:2009
Opfylder kravene i DIN EN 15154-1:2006
Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006

Produkt:

Kropsbruseren aktiveres ved at trække nedad i trækstangen og deaktiveres ved at skubbe trækstangen opad. Trækstangen påvirker kugleventilen, som åbner og lukker for vandet.

Monteringshøjde:

2335 mm (± 100 mm) over gulvniveau.
Dette giver en ståhøjde på 2200 mm under brusehovedet.

Vandforsyning/ydelse:

kropsbruseren skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærres unødigt.


Gulvafløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.

Vandtemperatur:

Det tilrådes at nødbruseren forsynes med tempereret vand fra termostat, som min. kan reguleres i området: 22° - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok (Ej normkrav)
F.eks. model **BR 710950**

Rengøring:

Vedligeholdelsesfri

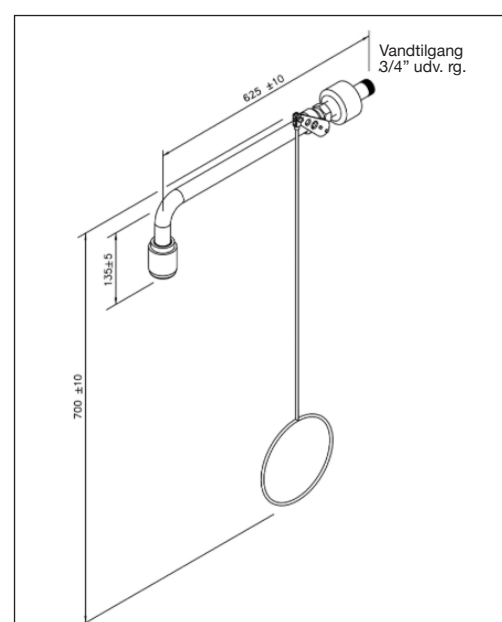

Eftersyn:

Kropsbruseren bør inspiceres og afprøves minimum én gang ugentligt, og der bør føres en logbog eller lignende. Personalet skal være instrueret om placering og betjening af nødbruseren.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

