

CMA nødbruser/øjenskyller med støtte-ramme og platform

- For din sikkerheds skyld

- Godkendt efter gældende ANSI/DIN normer

Produkt:

Fritstående kropsbruser med støtte-ramme og platform og øjenskyller med 2 sprayhoveder og støvhætter uden afløbsskål.

Kropsbruseren aktiveres ved at træde op på platformen og trække i trækstangen. Øjenskylleren aktiveres ved at træde op på platformen.

Aktivering sker ved at platformens bundplade berøres og påvirker en kugleventil, som åbner/lukker for vandet.

Kropsbruseren deaktiveres ved at skubbe trækstangen opad og trædeplatformen forlades herefter.

Øjenskylleren deaktiveres ved blot at forlade platformen og kugleventilen lukker derefter automatisk for vandet.

Betjening af nødbruser/øjenskyller sker uafhængig.

Brueskål:

Udført i slagfast, korrosionsbestandigt gul ABS plast eller i rustfrit stål. Diameter skål Ø 250 mm.

Kugleventil:

Automatisk drænventil, som dræner nødbruseren fuldstændigt for vand, når platformen ikke berøres.

Rør m.v.:

Galvaniserede jernrør belagt med anti-korrosivt gult polyamid lag.


Vandtilgang / afløb 1 1/4" indv. rg.

Nødbruseren skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærres unødigt.

Vandforsyning/ydelse:

I følge gældende normer skal vandtryk og vandtilgang til kropsbrusere være i stand til at yde minimum 60 liter pr. minut i 15 minutter og nødbruseren skal altid stå med vandtryk på.

Gulv afløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.

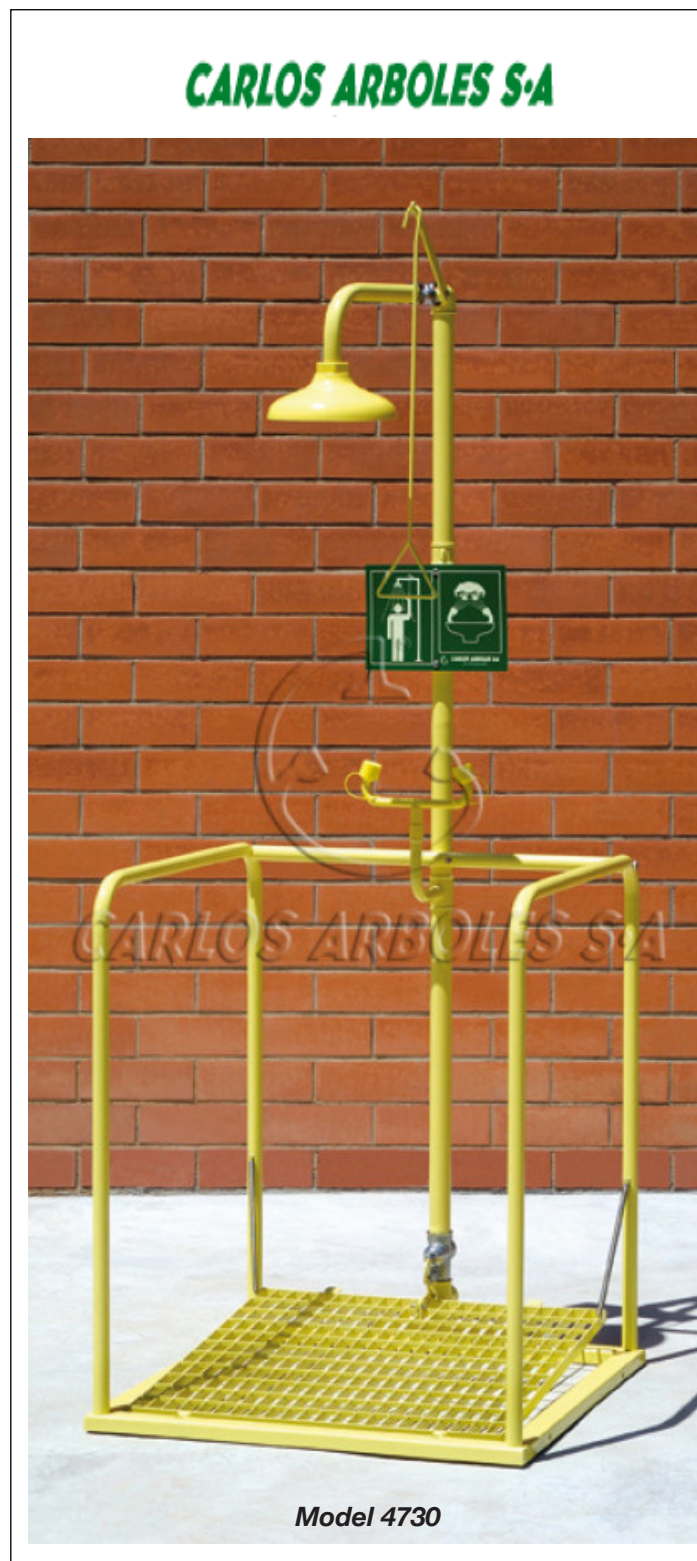

CMA nødbrusestation med trædeplatform

Kapacitet:

Minimum tryk: 2 bar

Maximum tryk: 5 bar

Anbefalet driftstryk: 3 bar

Trykprøvning: max. 5 bar

Standarder/normer:

Opfylder kravene i ANSI 358-1.1998 og DIN 12 899

Opfylder kravene i DIN EN 15154-1:2006

Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006

Vandtemperatur:

Det tilrådes at nødbruseren forsynes med tempereret vand fra termostat, som min. kan reguleres i området: 22° - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok. (Ej normkrav).

Eftersyn:

Nødbruseren skal inspiceres og afprøves jævnligt f.eks. minimum 1 gang pr. uge, og der bør føres en logbog eller lignende. Personalet skal være instrueret om placering og betjening af nødbruseren.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Teknisk support:


Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

CARLOS ARBOLES S.A

Model 4730

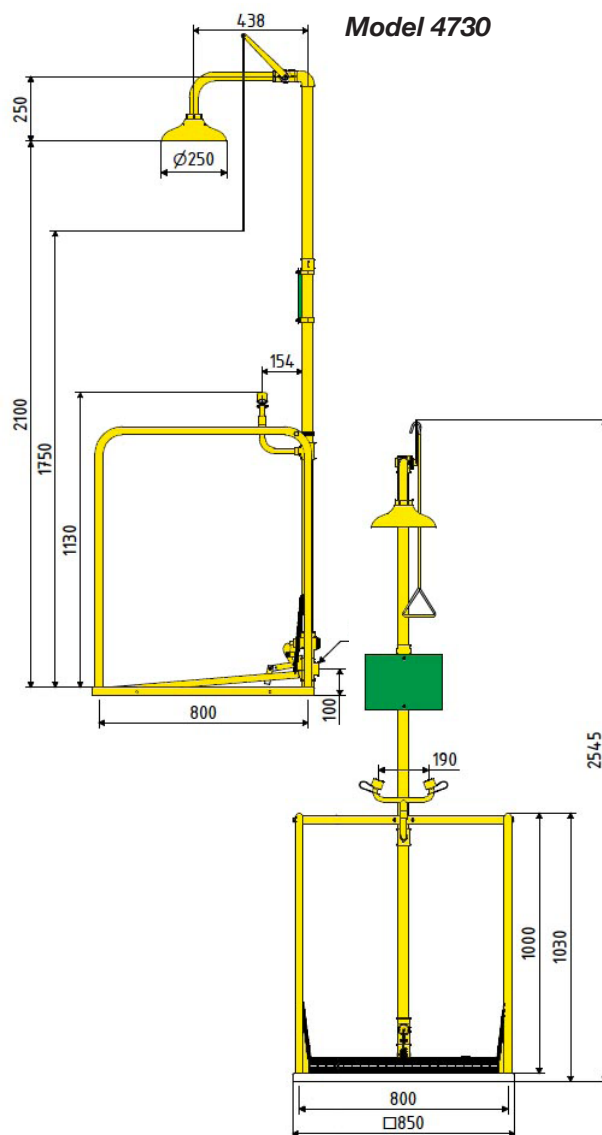

Modelprogram:

Fritstående kropsbruser med støtte-ramme og platform, rør gul polyamidcoating, skål ABS plast ø 250 mm. Øjenskyller med 2 sprayhoveder og støvhætter uden afløbsskål.

Best.nr:

4730

VVS-Nr:

76 6429.xxx

Fritstående kropsbruser med støtte-ramme og platform, rør gul polyamidcoating, skål rustfrit stål ø 250 mm. Øjenskyller med 2 sprayhoveder og støvhætter uden afløbsskål.

4730 SS

76 6429.xxx

CMA

ARMATUR