


# INTERNATIONALE STANDARDER FOR NØDBRUSEUDSTYR

## PLACERING AF NØDBRUSEUDSTYR

Placeringen af nødbruiseudstyr skal overholde følgende krav:

- Nødbruiseudstyr skal installeres på steder som er meget synlige og med let adgang fra mindst tre retninger.
- Vi anbefaler at nødbruiseudstyret eller øjenskylleren ikke befinder sig mere end 10 sekunder fra steder hvor der kan ske ulykker, så de generelle førstehjælpsanvisninger om afskylning af de ramte kropsområder kan følges så hurtigt som muligt.
- Nødbruiseudstyret skal placeres uden forhindringer på vejen såsom døre, genstande, trapper eller måtter så der kan være fare for at snuble.

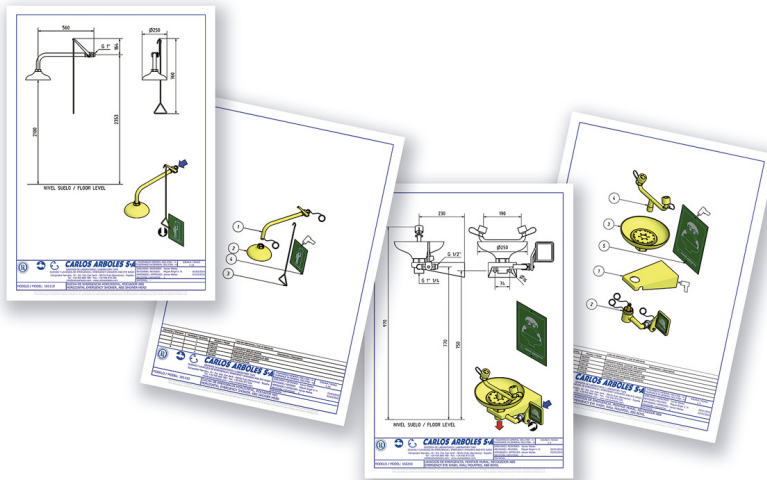

## VANDFORSYNING

Vandforsyningen til nødbruiseudstyret skal overholde følgende krav:

- Vandforsyningen skal dimensioneres efter gældende norm EN15154.
- Nødbruiseudstyret skal tilsluttes til hovedvandforsyningen og skal forsynes med vand af drikkevandskvalitet for at sikre friskt og rent vand.
- Vi anbefaler at der installeres en termostat så kuldechok undgås, den anbefalede temperatur bør være mellem 15 - 37°C.
- Korrekt funktion af nødbruiseudstyret kræver et minimumstryk på 2-3 bar og maksimalt 5 bars tryk.
- Det anbefales at der etableres afløb.



## BETJENING AF NØDBRUSEUDSTYR

Når uheldet er ude tæller sekunder for alvor, derfor er det vigtigt at have de rigtige hjælpemidler så som øjenskyllere eller nødbruiseudstyr som ofte kan begrænse skadens omfang.

- Ved uheld anbefales det, at der skylles med vand på de ramte kropsområder i minimum 15 minutter.
- Nødbruiseudstyret skal betjenes med en aktiv handling og må ikke være automatisk.
- Personale eller brugere skal uddannes og informeres om placering, anvendelse og brug af nødbruiseudstyret samt hvordan evt. lægehjælp tilkaldes.
- Øjenskylleren eller nødbruiseudstyret skal inspiceres og afprøves jævnligt mindst 1 gang pr. uge for at garantere, at vandforsyningen fungerer optimalt og for at hindre bakteriespredning.

## SKILTE

Alle øjenskyllere og nødbruiseudstyr fra Carlos Arboles leveres med et skilt med oplysninger om enheden.

Skiltene er selvlysende med grøn baggrund og hvid tekst.

Mål: 210 x 297 mm.

- Skilt nødbruiser - Model 19-1004
- Skilt øjenskyller - Model 19-1005
- Skilt combi - Model 19-1006

